



Kontrol af vægte

Torben Pedersen^a^a Teknologisk Institut

ID: _____ Dato for sidste kontrol: _____
Fabrikat: _____ Model: _____
Vejeområde: _____

Vejledning i kontrol af vægt:

Placér vægten i vandret position.

1. Vej loddet midtpå vægten. Pladevægte kontrolleres også i hvert hjørne.
2. Notér resultaterne i nedenstående skema.
3. Beregn afvigelsen og kontrollér om det er i overensstemmelse med kravene.
4. Vægtens følsomhed kan kontrolleres med et lod svarende til vægtens mindste aflæsningsinterval, 1 g - 10 g - 100 g - 500 g.

Vægt på lod:	1. kontrol		2. kontrol		3. kontrol		OK/Ikke OK
	Målt	Afvig	Målt	Afvig	Målt	Afvig	
Center*							
1. hjørne							
2. hjørne							
3. hjørne							
4. hjørne							

*Hængevægte, fjedervægte og midten af pladevægte.

Evt. bemærkninger om tilstand, kendte svigt/fejl el.lign.:

Dato: _____ Kontrol udført af: _____